
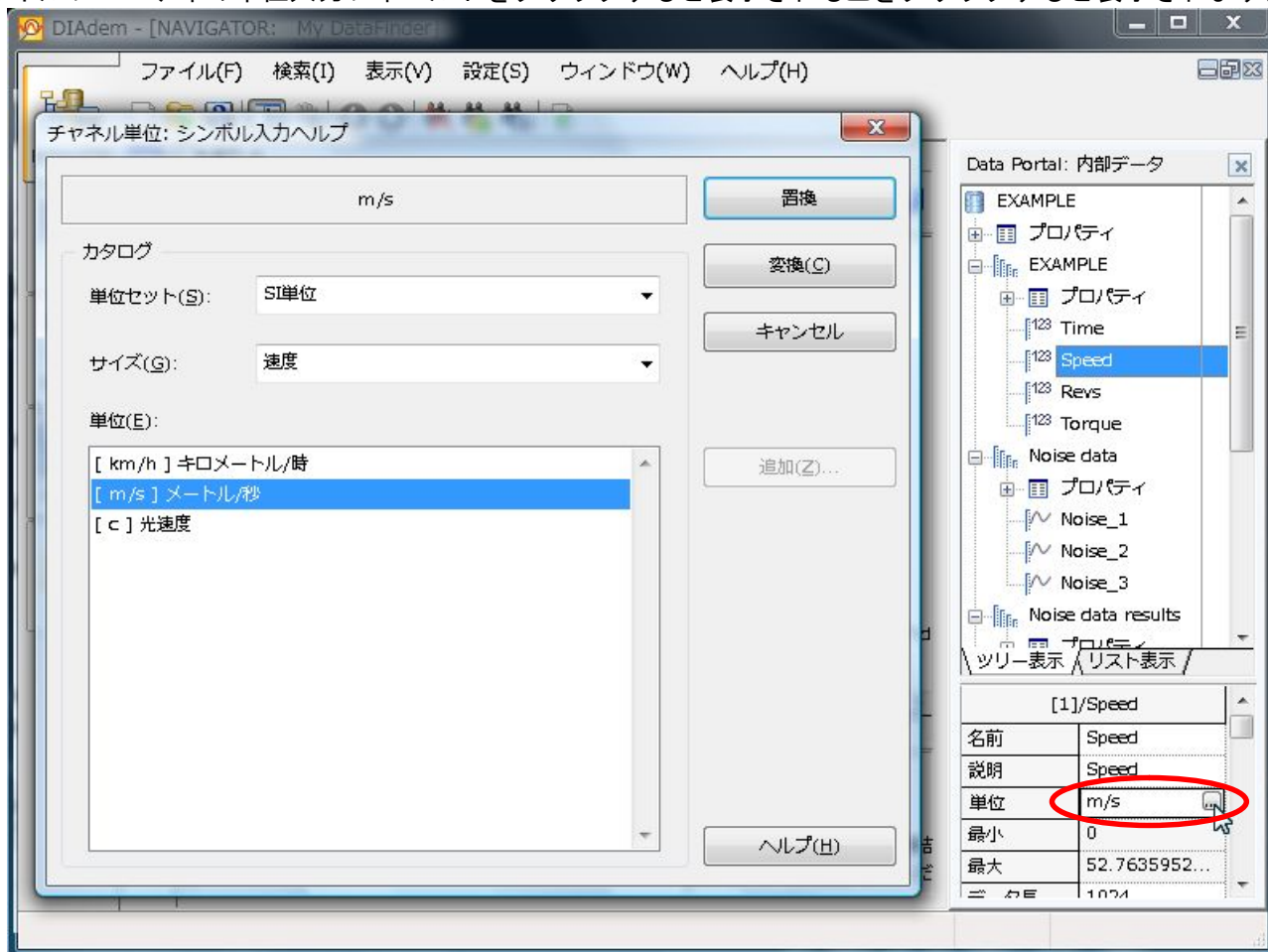


チャンネルの単位を設定または変更する

[1/1]

概要

Data Portal のチャンネルに単位を設定または変更する場合は単位テーブルを使用します。単位テーブルはチャンネルプロパティの単位入力フィールドをクリックすると表示される  をクリックすると表示されます。



単位の設定

単位テーブルで単位を選択して、「置換」ボタンをクリックします。単位が置き換わるだけで、チャンネルデータはそのままです。

単位の交換

単位テーブルで単位を選択して、「変換」ボタンをクリックします。単位が変換されるとともにチャンネルデータが変換後の単位に換算されます。ただし、変換できない単位を選択した場合には変換ボタンをクリックすることができません。

演算後の単位

単位を設定したチャンネルで演算を行うと、単位は演算後の単位が設定されます。右の例は単位 V のチャンネルを FFT でオートスペクトラムを求めた時の単位です。

名前	AutoSpectrum
説明	AUTOSPECTR...
単位	(V)*(V)
最小	1.12483150...
最大	0.00116436...
...	5000